

### Návod na používání polypropylenových laboratorních výrobků

Děkujeme, že jste zakoupili náš výrobek (PP pracovní deska, dřez, výlevka). Je naším přáním, aby Vám dobře sloužil. Proto je potřeba dodržet několik zásad obsažených v tomto návodu.

#### Upozornění – varování

Výrobek je určen do čistých prostor, ve kterých se neprovádí žádné stavební úpravy nebo výrobní činnost s produkcí abrazivních nebo jiných částic, které mohou nepříznivě působit na použitý materiál. K zachování pěkného vzhledu výrobek chraňte před hrubým zacházením a poškrábáním. Nepoužívejte k čištění kovové drátěnky, tekuté písky a jiné abrazivní prostředky.

#### Montáž a uvedení do provozu

Vybalování výrobku z ochranného přepravního obalu provádějte opatrně, aby nedošlo k poškození výrobku, zvláště ostrými nástroji. S použitým obalovým materiálem zacházejte jako s odpadem (viz. Likvidace výrobku). Postupy pro jednotlivé způsoby instalace výrobků jsou uvedeny v montážních návodech.

#### Běžný provoz

Veškeré výrobky je nutno používat pouze pro účely, pro které jsou navrženy a konstruovány. Při běžném provozu se vyvarujte působení vysokých teplot, přímého působení otevřeného ohně, působení dynamického zatížení (sekání, pád předmětů apod.), statické elektřiny. Polypropylenové laboratorní výrobky nesmí přijít do styku s chlórem, fluorem a dalšími silnými oxidačními činidly, benzenem, benzínem, chloroformem, trichlorethylenem, bromovými vodami a kyselinou dusičnou. V případě nejasností je třeba provést zkoušku.

#### Údržba, ošetřování a čištění

Z důvodu ochrany povrchu výrobků před působením abrazivních nečistot a před nadměrným mechanickým zatížením se doporučuje provádět pravidelně údržbu a čištění povrchu výrobku. Tak se zajistí stabilita povrchové úpravy a estetického vzhledu výrobku. Před použitím zvoleného čistícího či ochranného prostředku se doporučuje provést zkoušku na malé ploše.



*Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování a kombinace s jinými prostředky nebo chybné péči o výrobky mohou vzniknout škody resp. ohrožení, za které v žádném případě neneseme žádnou odpovědnost za takto vzniklé náklady zákazníka. PP laboratorní výrobky ani jeho části nejsou určeny do myček!*

Laboratorní polypropylenové výrobky jsou určeny pouze pro vnitřní vybavení, kde teplota neklesá pod +10°C. K ošetřování všech ploch doporučujeme použít měkkou flanelovou utěrku navlhčenou v mýdlové nebo saponátové vlažné vodě. Navlhčenou utěrkou přetřete ošetřované části. Při ošetřování čistěte vždy celou plochu, ne jen část. K ošetřování nepoužívejte prostředky obsahující pevné částice a brusné pasty, jako např. písky na nádobí nebo drátěnky apod., nepoužívejte žádné chemikálie s obsahem látek, které by mohly změnit strukturu a adhezi umělých hmot (rozpuštědla typu aceton, toluen).

Čištění a dezinfekci provádějte otíráním vhodným textilním materiálem (flanelová utěrka apod.) navlhčeným v roztoku čistícího nebo dezinfekčního prostředku. Při ošetřování čistěte vždy celou plochu, ne jen část. Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky. K zachování pěkného vzhledu dřez chraňte před hrubým zacházením a poškrábáním.

#### Likvidace výrobku

Likvidace výrobku musí probíhat v souladu s platnou legislativou a definovanými postupy platnými v místě a době likvidace. Přesto doporučujeme následující základní zásady likvidace :

- jednotlivé díly demontovat tak, aby byla maximálně usnadněno třídění vzniklých odpadů
- po zdárné demontáži jednotlivé materiály třídit dle jejich chemického složení
- v případě, že zákazník není schopen vlastními silami zajistit předchozí body, doporučujeme aby zákazník zajistil likvidaci u externí odborné firmy nebo přímo u výrobce. V případě využití výrobce na likvidaci je tento postup zpoplatněn dle cenových sazebníků firmy platných v dané době.



*V případě nedodržení stanovených postupů likvidace odpadů v souladu s platnou legislativou a definovanými postupy platnými v místě a době likvidace může být zákazník pokutován orgány státní správy. Výrobce v žádném případě pak nese žádnou odpovědnost za takto vzniklé náklady zákazníka.*

#### Závěrečné ustanovení

Výrobce si vyhrazuje právo změnit technické podmínky, jestliže změny přispějí ke zlepšení funkčních, provozních či jiných vlastností.